Verificación del Espectrofotómetro Iris HI801 con el filtro de Holmio HI801-11



El filtro de vidrio con óxido de holmio HI801-11 se usa para validar la precisión en la longitud de onda del espectrofotómetro IRIS HI801.

- 1. Se entrega junto al certificado de análisis trazable a SRM2034.
- 2. Todos los valores se encuentran certificados con una incertidumbre menores a 0.1 nm.
- 3. Empacados en cubetas plásticas selladas a la luz.



Procedimiento



Botón para acceder al menú SETUP.



Botón flecha abajo.




Botón flecha derecha.



Botón CFM.

- 1. Encienda el espectrofotómetro HI801-11.
- 2. Ingrese al menú SETUP presionando el botón SETUP.

- 3. Con ayuda del botón flecha abajo seleccione SYSTEM CHECK y presione el botón flecha derecha para ingresar.
- 4. Presione el botón flecha abajo varias veces para seleccionar WAVELENGTH CHECK y confirme con el botón CFM de la parte superior derecha.
- 5. Instale en el equipo el adaptador para cubeta cuadrada de 10 mm, asegurando que coincida la alineación de las flechas.

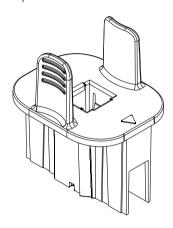

- 6. Cierre la tapa del equipo y presione el botón CFM de la parte superior izquierda para realizar la medición del CERO (procedimiento que puede tardar aproximadamente 10 minutos).
- 7. Cuando se muestre en pantalla el resultado -0- , instale el filtro de Holmio HI801-11 en el adaptador, asegurando que coincida la alineación de las flechas.

Nota:

El filtro no debe tener manchas. Elimínelas con ayuda del paño de limpieza.

- 8. Cierre la tapa del equipo y presione el botón CFM de la parte superior derecha (READ), para realizar la medición (procedimiento que puede tardar aproximadamente 4 minutos).
- 9. Una vez la revisión este completa el medidor mostrará en pantalla los picos de longitud de onda, y estos se deben comparar con los valores que se encuentran en los certificados. Los valores deben estar entre ±1.5 nm del valor certificado más el error del equipo.

Comunícate con nosotros para mayor información